


SCORPIUS XPS測定用サンプルマウント

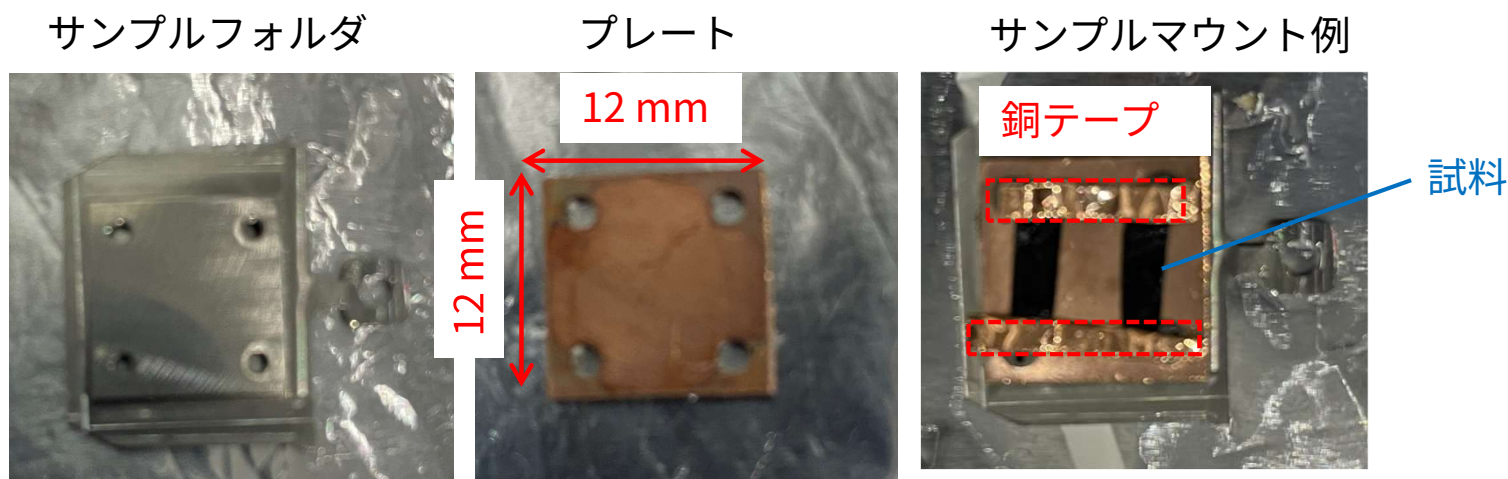

試料厚さ< 2 mm程度

サンプルマウント

- サンプルマウントには、カーボンテープを使用します。
- 1つのプレートに複数のサンプルをマウントすることが可能です。
- 測定時のチャージアップを防ぐ必要がある場合は銅テープをご利用ください。

【粉末サンプルの場合】

- 粉末サンプルは、カーボンテープ上に均一になるようにしっかりと固定してください。
- 固定後、必ずエアブローを使用し、粉末が飛散しないことを確認してください。
→粉末が飛散した場合、測定槽の**重大な汚染**につながります。)

仕様

- Load-lock槽への導入： **最大4個**
- 測定槽への導入： **1個**

備考

- Load-lock槽の真空引き： **120分程度**