



サンプルマウント

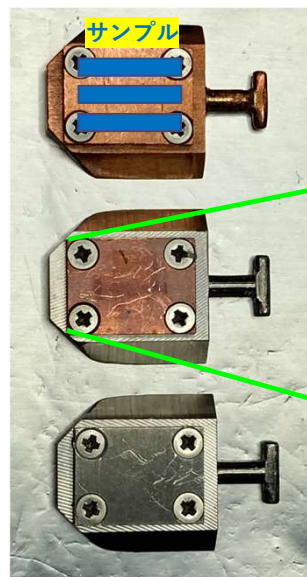


サンプルキャリア

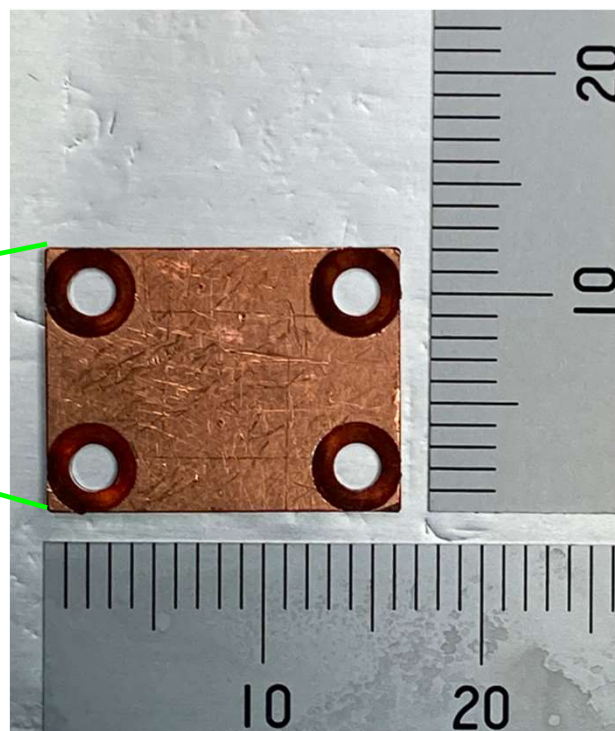

サンプル板

- ※ サンプルマウントには、導電性テープ（カーボンテープ）を用います。
- ※ 1つのサンプル板に複数のサンプルをマウントできます。
- ※ サンプルキャリアにサンプル板を固定する際、最低2箇所ネジ止めする必要があります。
- ※ サンプル板をキャリアにネジ止め後にサンプルをマウントする場合、ネジ部がサンプルで隠れても問題ありません。
- ※ サンプルキャリアはロードロックに3個入れた状態で真空引きできます。
- ※ サンプルに角度をつけてX線を斜入射にする場合、サンプルの長手方向とサンプル板の長手方向を一致させると便利です。
- ※ X線照射位置はカメラで確認できます。

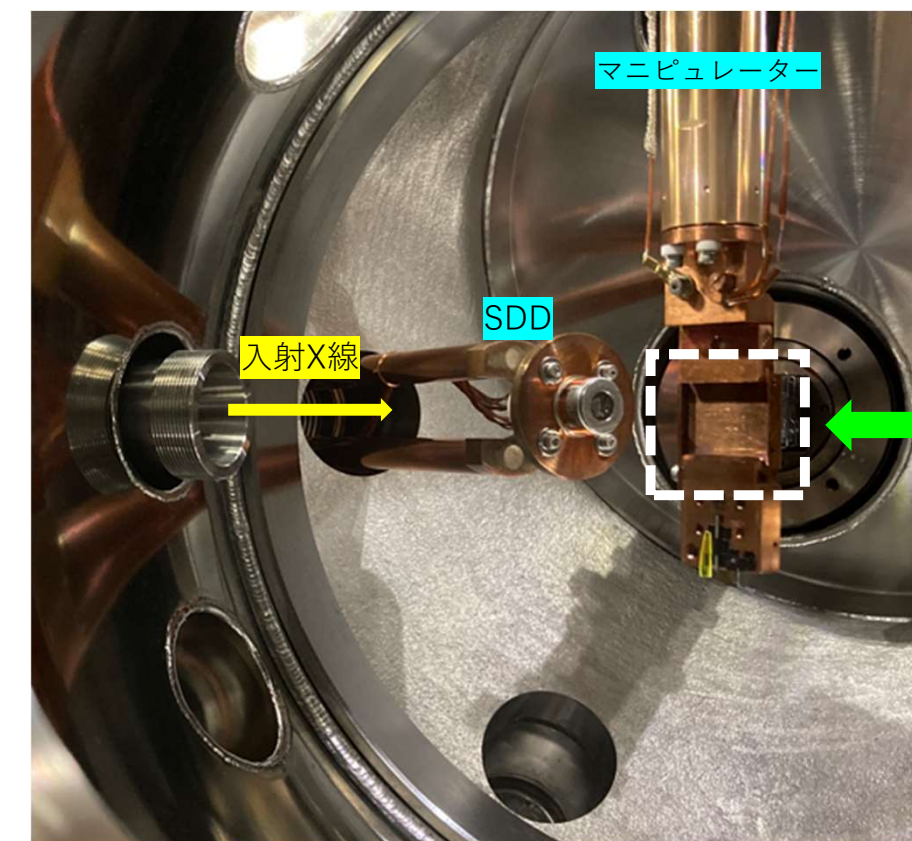

サンプルトランスファー



カーボンテープ