



サンプルマウント

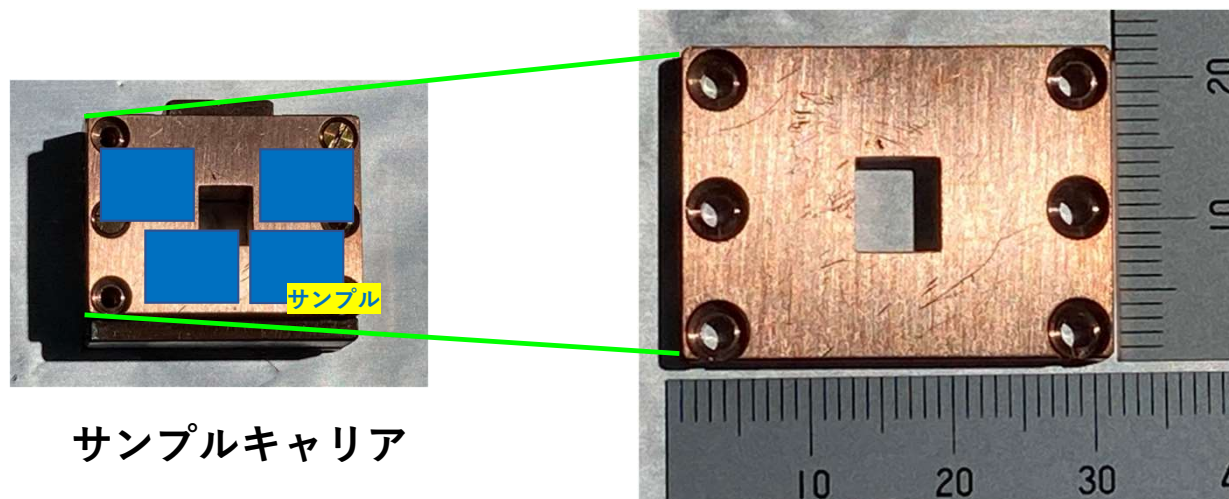

サンプルキャリア

サンプル板

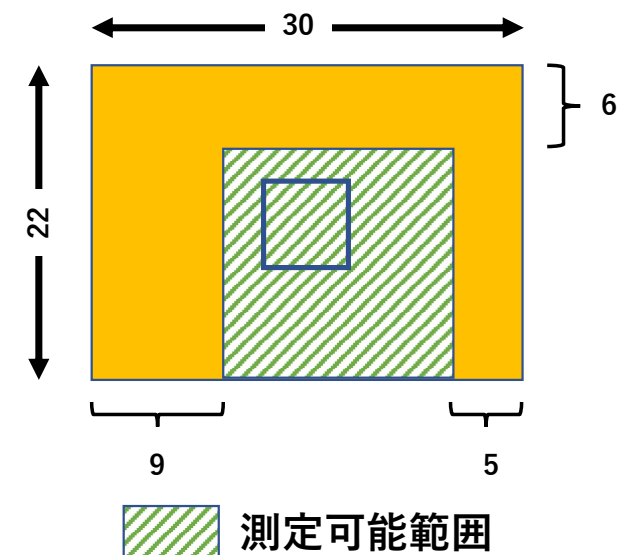

- サンプルマウントには、導電性のカーボンテープを用います。
- 1つのサンプル板に複数のサンプルをマウントできます。
真空引きとサンプルトランスファーに時間を要するため、
1つのキャリアに複数のサンプルをマウントすることを推奨します。
- 中央の穴は、下流に光を通すための穴ですが、サンプルで塞いでしまっても問題ありません。
- マニピュレーターの駆動可能範囲があるため、測定可能範囲はサンプル板全面ではありませんが、
測定可能範囲をはみ出してサンプルをマウントしても、装置との干渉などはありません。
- サンプルキャリアにサンプル板を固定する際、最低2箇所ネジ止めする必要があります。
- サンプルキャリアはロードロックに2個入れられます。
- X線照射位置はカメラで確認できます。