

サンプルのマウント (BL08U SX-XAFS)

プレートのセンターに貼る

複数貼る場合、
写真のように縦に並べて貼る
(サンプルの移動が簡単)

入射角を変える場合、
サンプルを横長にする

テープを完全にネジに被せない
(ガスが抜けなくなるのを防ぐ)



チャージアップのおそれがある試料
→カーボンテープでグランドをして対策

【注意点】

- ※導電性が低いサンプルの時はC-tapeで、ホルダーと接地させると導通がよくなる
(上図参照)
- ※粉末とプレートを同時貼りする場合、粉末を下側に貼る(コンタミ防止)
- ※粉末のときはなるべく、テープに薄く均一に塗布する(余分な粉はエアブローで除去)